

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.sartogosm.nt-rt.ru



Калибровка пипеток с программой «СартоКап»

Назначение

Программа "СартоКап" на русском языке - интеллектуальная разработка "САРТОГОСМ", автоматически выполняет все необходимые вычисления (по весу и плотности жидкости вычисляется объем и сравнивается с начальным объемом для данной пипетки) и передает данные измерений на ПК. После выполнения цикла измерений результат калибровки передается к распечатке в виде протокола по форме GLP.

Свидетельство о метрологической аттестации № С – №2301-311/2009 программы «СартоКап».

Вы экономите время и деньги

Пипетки являются измерительным и поверочным оборудованием. Для проверки безупречного функционирования должен производиться определенный цикл в соответствии ISO. В рамках этих циклов должны выполняться определенные экспресс-тесты. Калибровка пипеток сторонней организацией связана с чрезвычайно большой затратой времени и средств. Кроме того, для продолжения нормальной работы необходимо иметь дополнительные резервные пипетки. В большинстве случаев выполнение требуемого экспресс-теста вообще невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования.

Вы можете теперь быстро и дешево калибровать ваши пипетки сами - с помощью набора для калибровки пипеток фирмы Sartorius.

Принцип действия

Набранная в пипетку жидкость взвешивается на соответствующих весах. Затем, по весу и плотности жидкости вычисляется объем и сравнивается с номинальным объемом пипетки. Пароуловитель поддерживает влажность воздуха в пределах 60-90%, препятствуя тем самым потере жидкости из камеры. Результат взвешивания передается весами в подключенный ПК, в котором установлена программа «СартоКап».



Преимущества

- Программа размещается на SQL-сервере, что обеспечивает одновременную работу на 5 рабочих местах; программа SQL-сервера входит в состав дистрибутива, поставляемого ПО "СартоКап".
- Персонализированная работа для сотрудников разного уровня доступа к программе, защита паролем данных измерений индивидуальных поверителей.
- По желанию – полная или частичная автоматизация измерительного процесса на основе весоизмерительной техники производства Sartorius и "САРТОГОСМ".
- Возможность поверки / калибровки как в относительных (%), так и абсолютных единицах объема.
- Объемы поверяемых дозаторов ограничиваются метрологическими характеристиками весов (дискретность отсчета, НмПВ и НПВ).
- Автоматическое формирование баз данных заказчиков, изготовителей, персонала поверителей, типов пипеточных дозаторов и их метрологическим характеристик; ведение архива поверок/калибровок и документов о поверке/калибровке.
- Программа имеет встроенную программу дизайнера форм печати, позволяющую сформировать любой документ по поверке/калибровке, применительно к бланкам, имеющимся у пользователя (протокол измерений, свидетельство о поверке, сертификат калибровки и/или извещение о непригодности дозатора).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.sartogsm.nt-rt.ru